

6109A/7109A

Portable Calibration Baths

Меры безопасности



Ограниченная гарантия сроком на 1 год. О том, как оформить полную гарантию, см. Руководство по эксплуатации.

Связаться с Fluke Calibration

Для получения информации о приборе, загрузки руководств пользователя, а также обновлений к руководствам посетите веб-сайт компании Fluke Calibration по адресу www.flukecal.ru.

Информация по технике безопасности

Предупреждение обозначает условия и действия, которые опасны для пользователя. **ВНИМАНИЕ** означает условия и действия, которые могут привести к повреждению прибора или проверяемого оборудования.

⚠⚠ Предупреждение

Следуйте данным инструкциям во избежание поражения электрическим током, возникновения пожара или травм:

- **Перед использованием прибора ознакомьтесь со всеми правилами техники безопасности.**
- **Не оставляйте работающий прибор без присмотра при высоких температурах.**

PN 4684089 (Russian)

January 2017

© 2017 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

ООО «Флюк СИАЙЭС»
125167, г. Москва, Ленинградский
проспект дом 37,
корпус 9, подъезд 4, 1 этаж

- **Используйте данный прибор только по назначению. Ненадлежащая эксплуатация может привести к нарушению степени защиты, обеспечиваемой прибором.**
- **Отключите прибор и извлеките кабель питания из электрической розетки. Подождите две минуты до полного разряда узлов питания перед открытием дверцы предохранителя.**
- **Используйте для замены перегоревшего предохранителя только аналогичную модель, чтобы обеспечить непрерывную защиту от дугового разряда.**
- **Используйте только одобренные сменные предохранители.**
- **Используйте только соответствующие сменные детали.**
- **Перед открыванием корпуса устройства отсоедините кабель электропитания.**
- **Отключите Прибор, если он поврежден.**
- **Запрещается использовать данный Прибор, если он был модифицирован или поврежден.**
- **Не нагревайте рабочую жидкость ванны до температуры выше точки возгорания (только при необходимости, если это одобрено и выполняется в безопасных условиях). Жидкость в ванне и ее пары могут быть огнеопасными.**
- **Подключите одобренный трехжильный кабель электропитания к электророзетке с заземлением.**
- **Используйте прибор только в помещении.**
- **Не используйте двухжильный кабель электропитания, если вы не подключили провод защитного заземления к клемме заземления перед его использованием. Перед использованием убедитесь, что изделие заземлено.**
- **Не прикасайтесь к частям Прибора, которые могут быть горячими, включая участок вокруг резервуара, рабочую жидкость в ванне, сливную трубку, сливной резервуар и дренажную трубку.**
- **Дополнительные меры предосторожности см. в паспортах безопасности (SDS) на рабочую жидкость в ванне и растворитель.**
- **Не проливайте рабочую жидкость ванны на пол. Пролитая рабочая жидкость ванны создает угрозу безопасности.**

СИМВОЛЫ

В таблице 1 приведены символы, используемые на Приборе или в данном руководстве пользователя.

Таблица 1. Символы

Символ	Описание
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Опасность поражения электрическим током.
	ВНИМАНИЕ. ОПАСНОСТЬ.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ. Риск ожогов.
	См. пользовательскую документацию.
	Сертифицировано группой CSA в соответствии с североамериканскими стандартами безопасности.
	Соответствует директивам ЕС.
	Соответствует действующим в Австралии требованиям по электромагнитной совместимости (EMC).
	Предохранитель
	Соответствует действующим в Южной Корее требованиям по электромагнитной совместимости (EMC).
	Данный прибор соответствует требованиям к маркировке директивы WEEE. Данная метка указывает, что данное электрическое/электронное устройство нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Категория прибора: Согласно типам оборудования, перечисленным в Дополнении I директивы WEEE, данное устройство имеет категорию 9 "Контрольно измерительная аппаратура". Не утилизируйте данное устройство вместе с неотсортированными бытовыми отходами.

Технические характеристики

Диапазон характеристик окружающей среды ^[1]	от 13 °C до 33 °C от 5 % до 90 % (без конденсации)
Рабочий диапазон температуры окружающей среды	от 0 °C до +40 °C от 5 % до 90 % (без конденсации)
Максимальная рабочая высота	2000 м (6600 футов)
Диапазон температуры хранения.....	от -40 °C до +70 °C от 5 % до 95 % (без конденсации)
Напряжение питания	номинальное значение 115 В: от 100 В до 120 В перем. тока (±10 %), 50 Гц или 60 Гц Номинальное значение 230 В: от 200 В до 230 В перем. тока (±10 %), 50 Гц или 60 Гц 1150 Вт
Предохранители	номинальное значение 115 В: 10 А, 250 В ЗАГ с задержкой срабатывания Номинальное значение 230 В: 5 А, 250 В 5x20 с задержкой срабатывания
Соответствие	EN 61010-1 (2010), категория II, степень 2 IEC 61326-1, базовая CSA, KCC, C-Tick, RoHS, WEEE

Примечания

[1] В соответствии с характеристикой погрешности температуры и характеристиками погрешности модуля ввода требуется обеспечить эксплуатацию в пределах рабочего диапазона температуры окружающей среды.